

Ejecución de los Simuladores Interactivos y Guía de instalación de Runtime de LabVIEW 2022 Q3

Los **Simuladores Interactivos** son compatibles sólo con la plataforma Windows 10 o superior.

Para poder ejecutar y utilizar los Simuladores Interactivos es necesario instalar primero el software intérprete de los simuladores llamado Runtime:

ni-labview-2022-runtime-engine-x86_22.3_online.exe

Este programa **Runtime** ya se encuentra descargado en la carpeta compartida de Google Drive: [Runtime 2022Q3](#)

Una vez descargado el Runtime puede pasar al punto 4 de esta Guía.

Si desea descargar por su cuenta el Runtime, inicie este procedimiento:

- 1) Ingresar a la página oficial de National Instruments en el apartado "Descargas de productos de software" o hacer clic en el siguiente enlace: [LabVIEW Runtime](#).

En la siguiente ventana deberá seleccionar la versión 2022 Q3 y la arquitectura 64 bits como se muestra en la imagen:

The screenshot shows the National Instruments website's download page for LabVIEW Runtime. The page includes a navigation menu with options like 'Soluciones', 'Productos', 'Perspectivas', 'Soporte', 'Comunidad', and 'Socios'. Below the navigation, there is a breadcrumb trail: 'PÁGINA PRINCIPAL / SOPORTE / DESCARGAS DE CONTROLADORES Y SOFTWARE / DESCARGAS DE PRODUCTOS DE SOFTWARE / DESCARGAR LA PÁGINA DE DETALLES'. The main content area features the LabVIEW logo and the title 'LabVIEW Runtime'. A description states: 'NI LabVIEW es un entorno de programación gráfica que proporciona aceleradores de productividad únicos para el desarrollo de sistemas de pruebas, como un enfoque intuitivo para la programación, conectividad con cualquier instrumento e interfaces de usuario completamente integradas.' Below this is a '+ Leer más' link. The 'DESCARGAS' section contains several filters: 'SO Soportado' (Windows), 'Versión' (2022 Q3), 'Ediciones Incluidas' (Runtime), 'Valor de Bits de la Aplicación' (64 bits), 'Idioma' (Aleman, Chino, Coreano, Francés, Inglés, Japonés), and 'Incluir Controladores de Software' (No). To the right, a 'LabVIEW 2022 Q3 Runtime' card provides details: 'Fecha de Lanzamiento' (23/7/22), 'Versiones Incluidas' (2022 Q3, 2022 Q3 Patch 3, 2022 Q3 Patch 2, 2022 Q3 Patch 4, 2022 Q3 Patch 1), 'SO Soportado', 'Idioma', 'Suma de Verificación', and a green button 'Inicie sesión para descargar'. The 'Tamaño del Archivo' is listed as 0.47 MB.

- 2) En caso de tener una cuenta en la plataforma de National Instruments solamente deberá dar clic en el recuadro de color verde "Inicie sesión para descargar" para iniciar sesión y continuar con la descarga. En caso contrario deberá crear una haciendo clic en el siguiente enlace para poder continuar. [Crear cuenta NI](#)

- 3) Una vez descargado el archivo deberá aparecer en su historial de descargas de la siguiente manera:

Historial de descargas recientes ×


 ni-labview-2022-runtime-
engine_22.3_online.exe
6,5 MB • Hace 43 minutos

Historial de descargas completo 


- 4) Hacer clic sobre el mismo para iniciar el proceso de instalación. Seguir las instrucciones que van apareciendo hasta concluir la instalación de Runtime, al final se le pedirá que reinicie su computadora para finalizar el procedimiento.

Ejecución de los Simuladores Interactivos

- 1) Una vez instalado el Runtime solo se da doble clic a la aplicación ejecutable **InteractivosACE.1.exe** y se abre la aplicación concentradora como la que se muestra:

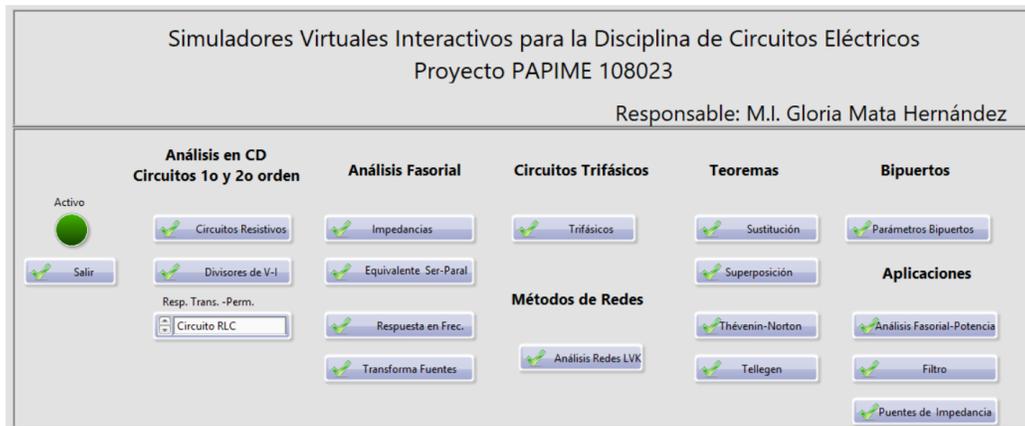

- 2) Dé clic en cualquiera de los botones, conducirán a un Simulador.

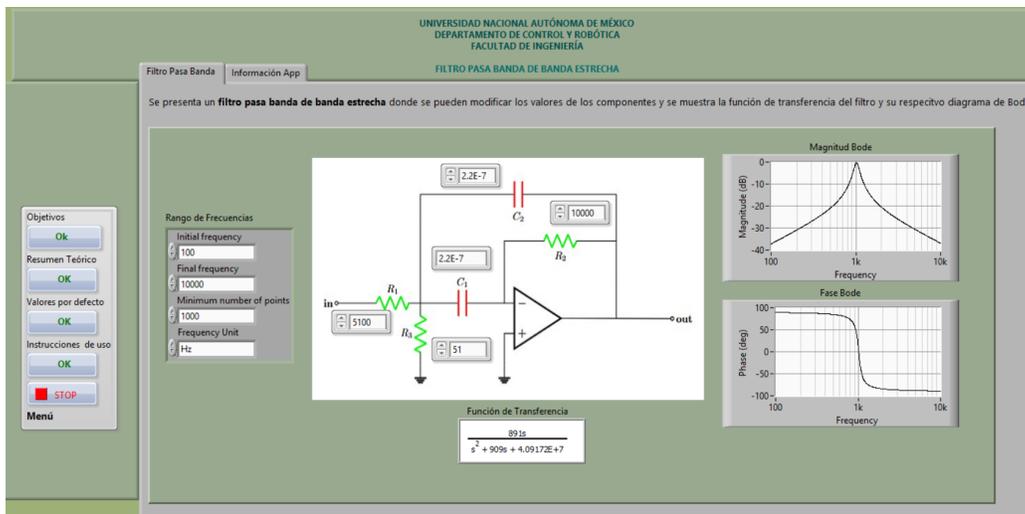

- 3) Para cerrar el simulador se da clic en botón **Stop**, para regresar a la aplicación concentradora.